

NÁVOD K OBSLUZE

LESAK

PŘESNÁ DUÁLNÍ VÁHA MODEL-KS-C11H



Dovozce do ČR:

LESAK

Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy
LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční
distribuce je možná pouze se souhlasem autora

Váha je kalibrována před expedicí, Nicméně přesnost může být ovlivněna velikostí gravitace, přepravou, nešetným doručením nebo změnou teploty.

Chraňte váhu před nepřiměřenými šoky, nepřiměřenou změnou teploty a vlhkostí. Nepokoušejte se odstranit vážní platformu.

Prosím používejte pouze vysoce kvalitní AAA baterie.


Nepřetěžujte váhu, může dojít ke zničení snímacího členu. Při přetížení se na displeji zobrazí „O-Ld“

Pokud je slabá baterie, displej zobrazí „LO“. Vyměňte baterii.


Při proudění vzduchu nebo vibrací může být váha nestabilní. Tato chyba je signalizována na displeji nápisem „UNST“.

TLAČÍTKA a DISPLAY:


Displej LCD dvouřádkový šestimístný. Velikost čísel 10mm.

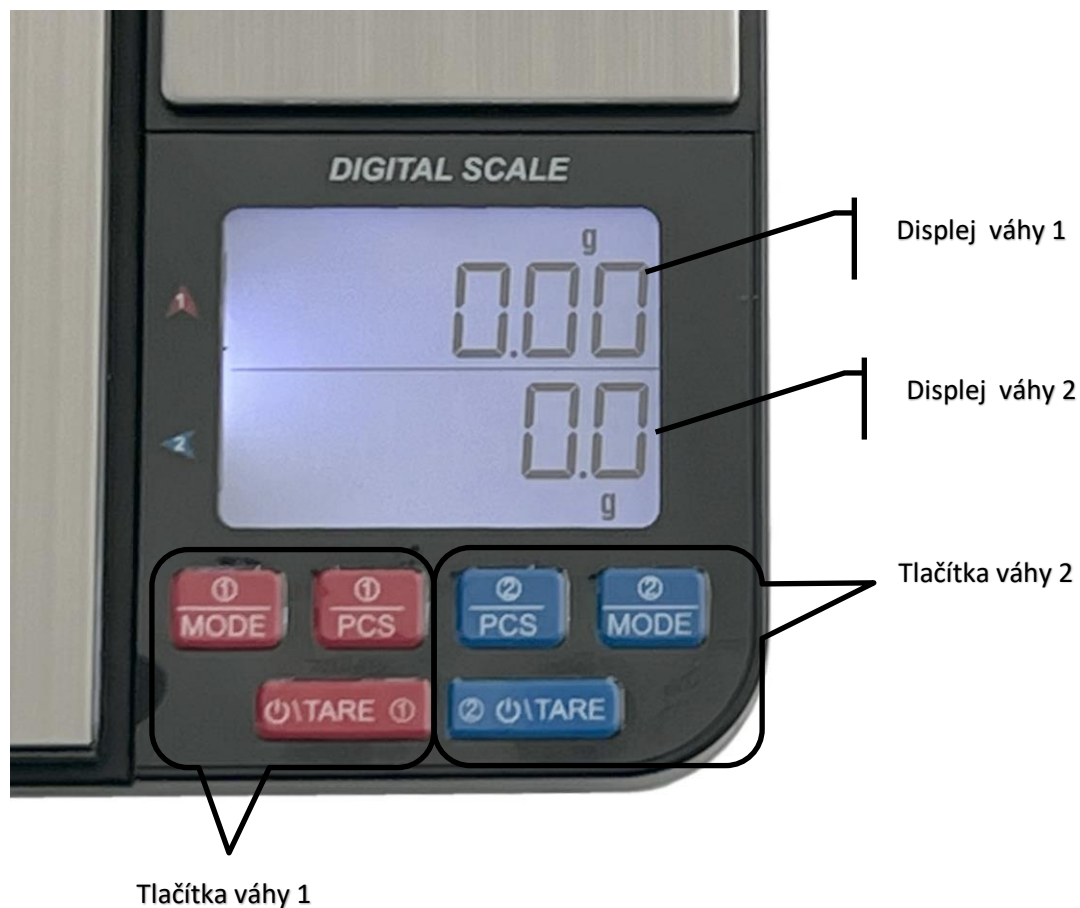

Význam tlačítek:

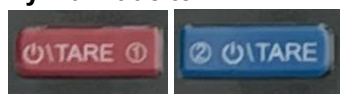

- zapínání a vypínání váhy; vynulování hmotnosti

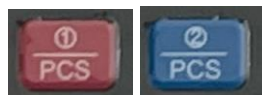


- přepínání do režimu počítání kusů




- přepínání hmotnostních jednotek

PROVOZ

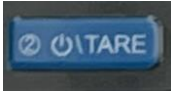
- Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte tlačítko  nebo 
- Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno „0.00“.
- Položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost
- Váha se automaticky vypne po cca 45 sekundách nečinnosti
- Nenechávejte na váze položené předměty delší dobu. Může dojít k únavě snímacího členu. Pak váha nemusí vážit přesně.

VÁŽENÍ S TÁROU – odečet obalu

- Položte obal na vážní plochu

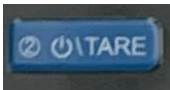- Po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko  nebo , displej zobrazí „0.0“
- Přidejte vážený předmět na misku. Displej zobrazí aktuální hmotnost
- Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy. Displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do obalu a položení na misku váhy, zobrazí displej čistou hmotnost NETTO.

- Pro vyrušení táry stiskněte, po sejmutí obalu a záporné hodnotě, opět tlačítko  nebo

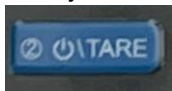

POČÍTÁNÍ KUSŮ


- Položte kusy v počtu 25; 50; 75 nebo 100 na misku

- Stiskněte a tlačítko  nebo , displej nabídne poslední zvolený počet. Pokud chcete změnit

počet podržte tlačítko  nebo , nápis „pcs“ začne blikat. Tlačítkem  nebo



 nebo  vyberte požadovaný počet a potvrďte tlačítkem  nebo . Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusy a displej zobrazuje aktuální počet.

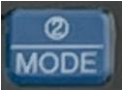
- Stiskem tlačítka  nebo  přepnete do režimu zobrazení hmotnosti. Stiskem tlačítka



 nebo  se přepnete do režimu zobrazení počtu kusů.

PŘEPÍNÁNÍ HMOTNOSTNÍCH JEDNOTEK

Postupným stiskem tlačítka  vybíráte požadované hmotnostní jednotky pro váhu „1“. Jejich symbol se zobrazí v pravé části displeje. Jednotky jsou (g; gn; dwt; oz; tl; ct; oz)

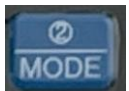Postupným stiskem tlačítka  vybíráte požadované hmotnostní jednotky pro váhu „2“. Jejich symbol se zobrazí v pravé části displeje. Jednotky jsou (g; kg; tl; fl:oz; lb:oz; milk ml; ml (voda ml))

SEŘÍZENÍ VÁHY „1“



Stiskněte a držte klávesu displej nezobrazí požadovanou hodnotu závaží pro seřízení. Hodnotu můžu



změnit pomocí tlačítka Stiskněte tlačítko na displeji problikne nápis „CAL“ a zobrazí se blikající seřizovací hmotnost. Položte na misku závaží v této hodnotě a vyčkejte. Na displeji problikne „C“ a po správném seřízení „PASS“. Poté se zobrazí aktuální hmotnost. Tím je seřízení ukončeno. Odstraňte závaží. Přezkoušejte váhu.

SEŘÍZENÍ VÁHY „2“

Provádí se stejným způsobem s použitím tlačítek pro danou váhu.

TECHNICKÁ DATA:

Model	KS-C11H	
Váživost:	5000g	500g
Dílek - přesnost:	0,1g	0,01g
Rozměr vážní plochy:	126x140mm	58x69mm
Certifikace:	pro neobchodní vážení	
Funkce váhy:	vážení, počítání kusů	
Displej:	numerický, LCD, výška 10mm, 6.místný	
Provedení vážní plochy:	nerez	
Provedení konstrukce:	plast	
Provedení (materiál):	nerez/plast	
Prostředí:	suché; prašné	
Provozní teplota:	10°C » +30°C	
Rozměr váhy š x v x h (mm):	195 x 27 x 140	
Umístění:	stolní	
Krytí:	IP-54	
Hmotnost váhy (kg):	0,86 včetně baterií	

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- návod k obsluze v českém jazyce
- vlastní váha