

3.7 Knižnica

Ak je položka spracovávaná pravidelne, dáta položky (čísla položiek alebo SKU, Tára, Kontrolné limity a Akumulované hodnoty) môžu byť uložené v pamäti pre budúce použitie. Táto pamäť sa označuje ako knižnica stupnice.

Uloženie záznamu: 1. S údajmi zistenými počas prevádzky stlačte tlačidlo ID, [Store] a [lib] sa zobrazia v okne hmotnosti a kusovej hmotnosti. Prvé prázdne identifikačné číslo bude blikať v okne počítania.

2. Stlačením tlačidla ID uložte údaje na zobrazené ID číslo. Alternatívne môžete pomocou klávesnice vybrať iné identifikačné číslo a potom stlačiť tlačidlo ID. Poznámka: Maximálne 30 záznamov od 0 do 29.

Načítanie záznamu:

1. Zadajte ID číslo pomocou klávesnice a stlačte tlačidlo ID. [reCall] a [lib] sa zobrazujú v okne hmotnosti a kusovej hmotnosti.

2. ID číslo sa zobrazí v okne váhy. 3. Stlačte tlačidlo ID alebo Áno, zobrazí sa [reCall] a údaje sa načítajú.

Úprava záznamu:

1. Zadajte ID číslo pomocou klávesnice a stlačte tlačidlo ID. [reCall] a [lib] sa zobrazujú v okne hmotnosti a kusovej hmotnosti.

2. Dlhým stlačením tlačidla ID, [edit] a [lib] sa momentálne zobrazia v okne hmotnosti a kusovej hmotnosti.

3. Číslo zásielky sa zobrazuje v oknách hmotnosti a kusovej hmotnosti. Predvolené nastavenie je [000000] [000000]. Pomocou klávesnice zadajte číslo, ak je to potrebné.

4. Stlačením tlačidla Áno uložte číslo dielu a presuňte sa na predvolené nastavenie Tára. Pomocou klávesnice zadajte predvolenú hodnotu Tary, ak je to potrebné.

5. Stlačením tlačidla Áno uložte prednastavenú hodnotu Táru a prejdite na nastavenie APW. Pomocou klávesnice zadajte novú hodnotu APW, ak je to potrebné.

6. Stlačením tlačidla Áno uložte APW a prejdite na nastavenie Limity. Použite klávesnicu na zadanie nových prekročených limitov v prípade potreby.

7. Stlačením tlačidla Áno uložte limity. [save] sa zobrazí v okne hmotnosti. Stlačením tlačidla Áno uložte údaje.

Vymazanie záznamu:

1. Zadajte ID číslo pomocou klávesnice a stlačte tlačidlo ID. [reCall] a [lib] sa zobrazujú v okne hmotnosti a kusovej hmotnosti.

2. Stlačte tlačidlo C, v okne váhy sa zobrazí [vymazať]. Ak chcete údaje vymazať, stlačte tlačidlo Áno.